

אינדיקטור פנולפתלאין

הוראות בטיחות:



- יש לעבוד עם חלוק, נעליים סגורות, כפפות, ומשקפי מגן.
- יש לכתוב על כל בקבוק מה הוא מכיל בתחילת ההכנה.

ציוד/כלים דרושים:



- בקבוק מדידה 100 מ"ל
- משורה 100 מ"ל
- מאזניים וקערית שקילה
- ספטולה
- פיפטה
- בוחש מגנטי ומגנט
- שולה מגנטים
- בקבוק 100 מ"ל לאחסון התמיסה

חומרים דרושים:



- 1 גר' פנולפתלאין $C_{20}H_{14}O$
- 60 מ"ל אתנול 60% C_2H_5OH
- מים מזוקקים

מהלך ההכנה:

הכנת 100 מ"ל תמיסת פנולפתלאין:

1. שיקלו 1 גר פנולפתלאין והעבירו לבקבוק מדידה .
2. מדדו במשורה 60 מ"ל אתנול ומיזגו לבקבוק.
3. מזגו לבקבוק המדידה מים מזוקקים עד כמעט קו ה-100 מ"ל.
4. הוסיפו מגנט והעמידו על גבי בוחש מגנטי עד להמסה מלאה.
5. הוציאו את המגנט בעזרת שולה מגנטים, והשלימו בעזרת פיפטה את נפח המים עד לקו ה-100 מ"ל.
6. החזירו את המגנט לערבוב נוסף.

טיפים:

- ניתן לרכוש תמיסת פנולפתלאין [חנות בר אילן](#)
- כדי שהאינדיקטור יהיה בסיסי צריך להוסיף כמה טיפות של 0.1M NaOH מתקבל אינדיקטור ורוד.

פינוי חומרים:

- מצורף קישור מתוך אתר משרד החינוך: [הבטחת הבטיחות במעבדות סעיף 2.9.6](#).