

הוראות שקילה במנדף

אי אפשר לשקול במנדף בגלל זרימת האוויר, שפוגעת בדיוק המשקל. עם זאת, יש אפשרות לשקול חומרים הדורשים עבודה במנדף באופן הבא:

1. הניחו את המאזניים מחוץ למנדף.
2. שקלו מבחנה סגורה וריקה מחוץ למנדף, ואפסו את המאזניים.
3. בתוך המנדף הכניסו, בעזרת ספטולה, מעט חומר למבחנה. סגרו את המבחנה היטב.
4. כעת הוציאו מהמנדף את המבחנה עם החומר מהמנדף ושקלו אותה.
5. הוסיפו לכמות החומר או הפחיתו ממנה בהתאם לנדרש – עשו זאת בתוך המנדף – עד שתגיעו למשקל הרצוי.
6. הקפידו לסגור את המבחנה בכל פעם שמוציאים אותה אל מחוץ למנדף.